

Broj osvojenih poena: \_\_\_\_\_ /10

Ime i prezime: \_\_\_\_\_; Broj indeksa: \_\_\_\_\_; Grupa: \_\_\_\_\_

Praktični deo ispita iz predmeta: Uvod u laboratorijski rad

Vreme predviđeno za rad: 3 sata; Tačno popunjena predviđena polja donose 5 poena, precizno pripremljen rastvor odnosno izmerene vrednosti provodljivosti, pH i zapremine HCl 3 poena, utisak o spretnost pri radu 2 poena (određuje asistent).

U toku eksperimenta je obavezno nošenje rukavica, mantila i zaštitnih naočara (nepravilna upotreba zaštitne opreme utičaće na broj poena utiska o spretnosti pri radu).

### Kombinovana vežba

- Napraviti \_\_\_\_\_ M rastvor natrijum-hidroksida u normalnom sudu od \_\_\_\_\_ ml. Jasno i pregledno prikazati proračun mase natrijum-hidroksida potrebne za pripremu ovog rastvora. **Odmerena masa ne mora da bude identična sa izračunatom i u narednim koracima se koristi odmerena masa sa neodređenošću vase.** Na osnovu izmerene mase, izračunati koncentraciju rastvora, izvesti izraz za neodređenost izračunavanja koncentracije i prikazati vrednost sa neodređenošću uz poštovanje pravila o zaokruživanju brojeva. ( $A(Na)=22,99 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $A(O)=16,00 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $A(H)=1,01 \text{ g mol}^{-1}$ )

Sve vrednosti potrebne za proračun i pripremu pronaći na instrumentima i sudovima! Ako na sudovima ne postoje označene neodređenosti, uzeti vrednosti iz tabele 1 priloga koja odgovara klasi B (prilog tražiti od tehničkog saradnika).

	Izmerena vrednost; $m_{NaOH}$ (g)	$\Delta m_{NaOH}$ (g)
$m_{NaOH}$		

$$V_{\text{suda}} = \boxed{\phantom{0000000000000000}} \text{ dm}^3$$

$$m_{NaOH} \pm \Delta m_{NaOH} = \boxed{\phantom{0000000000000000}} \text{ g}$$

$$c_{NaOH} \pm \Delta c_{NaOH} = \boxed{\phantom{0000000000000000}} \text{ M}$$

2. Preneti oko 10 mL ovog rastvora u čašu. Obratiti pažnju da je dubina prenete tečnosti dovoljna za precizno merenje sondom konduktometra. Izvršiti pet merenja provodljivosti i izračunati srednju vrednost, standardnu devijaciju, 95% interval pouzdanosti i predstaviti rezultat sa odgovarajućim brojem sigurnih cifara u skladu sa neodređenošću. U tabelu uneti rezultate merenja i jedinicu mere.

$$(x = \bar{x} \pm t_{tablično} \cdot \frac{s_1(x)}{\sqrt{n}}; \quad s_1(x) = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}})$$

Prilikom merenja provodljivosti sačekati da se ustali vrednost na displeju konduktometra. **Pre merenja dobro promešati rastvor.** (Prilog sa vrednostima  $t_{tablično}$  tražiti od tehničkog saradnika).

	1	2	3	4	5
$\kappa / (\text{---})$					

$\bar{\kappa} =$

(        )

$\bar{\kappa} \pm \Delta\bar{\kappa} =$

(        )

3. a) Na osnovu izmerene vrednosti mase NaOH i zapremine suda iz prvog zadatka izračunati očekivanu pH vrednost rastvora. Jasno i pregledno prikazati proračun.

Teorijska vrednost:  $pH =$

- b) Odmeriti oko 20 ml pripremljenog rastvora u odgovarajući sud u pripremi za merenje pH vrednosti. Obratiti pažnju da je dubina prenete tečnosti dovoljna za precizno merenje sondom pH-metra. Izvršiti jedno merenje pH vrednosti i zapisati rezultat u odgovarajuće polje.

Prilikom merenja pH vrednosti sačekati da se ustali vrednost na displeju konduktometra. **Pre merenja dobro promešati rastvor.** Rezultat prikazati sa neodređenošću merenja instrumenta.

Izmerena vrednost:  $pH \pm \Delta pH =$

4. Odmeriti pipetom po 20 ml pripremljenog rastvora u odgovarajuće erlenmajere (tri probe), a zatim dodati kiselinsko-bazni indikator (fenoftalein). Titrovati standardnim rastvorom 0,100 M HCl do završne tačke titracije. Na osnovu odmerenih zapremina rastvora HCl potrebnih za neutralizaciju izračunati srednju vrednost zapremine i njenu neodređenost (kao standardnu devijaciju ova tri merenja). Nakon toga izračunati nepoznatu koncentraciju rastvora NaOH. Neodređenost koncentracije NaOH izračunati na osnovu neodređenosti dodata zapremine rastvora HCl (standardna devijacija izračunata u prethodnom koraku) i neodređenosti pipete (za odmeravanje 20 mL), uz prepostavku da je neodređenost koncentracije standardnog rastvora HCl zanemarljiva.

	Proba 1	Proba 2	Proba 3
$V_{HCl}$ / ml			

$$\bar{V}_{HCl} = \boxed{\phantom{000}} \text{ ml}$$

$$\bar{V}_{HCl} \pm \Delta \bar{V}_{HCl} = \boxed{\phantom{000}} \text{ ml}$$

$$c_{\text{NaOH}} \pm \Delta c_{\text{NaOH}} = \boxed{\phantom{000}} \text{ M}$$

5. Uporediti vrednosti eksperimentalnog i računskog određivanja koncentracija i pH vrednosti. Prodiskutovati sve izvore greške u ovom eksperimentu i dati predloge za poboljšanje.